

# LaboDoser-10

## Brugervejledning

Oversættelse af den originale vejledning



CE

Dok. nr.: 16377026-02\_A\_da  
Udgivelsesdato: 2023.01.12

---

**Ophavsret**

Indholdet af denne brugervejledning er ejendom tilhørende Struers ApS.  
Kopiering af brugervejledningens tekst og/eller tegninger/fotografier må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra Struers ApS.

Alle rettigheder forbeholdes. © Struers ApS 2023.05.30.

---

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Om denne vejledning</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Kom godt i gang</b> .....	<b>4</b>
2.1	Enhedsbeskrivelse .....	4
2.2	Kontrollér emballagelisten .....	5
2.3	Pak maskinen ud .....	5
<b>3</b>	<b>Installation</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Betjening af LaboDoser-10</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Udskiftning af lubrikant/suspension</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Vedligeholdelse og service</b> .....	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Producent</b> .....	<b>7</b>

## 1 Om denne vejledning



### FORSIGTIG

Struers udstyr må kun bruges i forbindelse med og som beskrevet i den medfølgende brugsvejledning.



### Bemærk

Læs brugsvejledningen grundigt inden brug.




### Bemærk

Se onlineversionen af denne brugsvejledning, hvis du ønsker at se specifikke detaljerede oplysninger.

## 2 Kom godt i gang


### 2.1 Enhedsbeskrivelse

LaboDoser-10 monteret på LaboPol

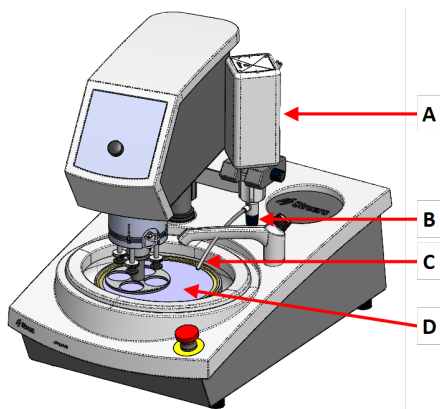

- A LaboDoser-10 flaske til suspension/lubrikant
- B Justerbar ventil
- C Doseringsdyse
- D Præparationsskive

## LaboDoser-10 monteret på et LaboDoser-10 bordchassis

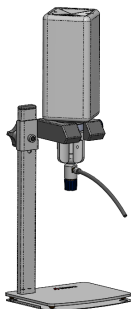

## 2.2 Kontrollér emballagelisten

Emballagen indeholder følgende genstande:

Stk.	Beskrivelse
1	LaboDoser-10 enhed med 1 liter flaske
1	Unbrakonøgle 3 mm
1	Beslag til doseringsarm
2	Sekskantskruer
1	Brugsvejledningssæt

## 2.3 Pak maskinen ud



### Bemærk

Vi anbefaler, at al original emballage og tilbehør opbevares til fremtidig brug.

1. Gennemskær emballagetapen på kassens overside.
2. Fjern de løse dele.
3. Tag enheden ud af kassen.

## 3 Installation



### Tip


Hvis der ikke skal bruge lubrikant eller suspension i længere tid, skal du fjerne flasken fra flaskeholderen og opbevare den opret.

LaboDoser-10 kan monteres på søjlen på følgende enheder:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

### Procedure

- A Flaske til suspension/lubrikant
- B Doseringsarm
- C Justerbar ventil
- D Doseringsdyse

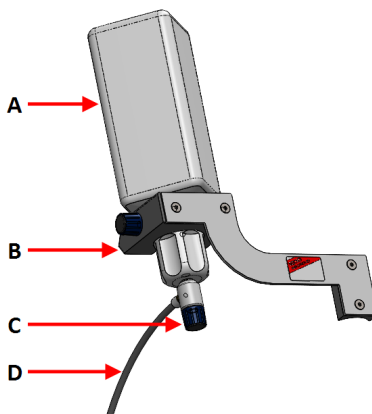

1. Brug beslaget og de to skruer til at montere doseringsarmen på maskinens søjle.
2. Fastgør flaskehætten med en justerbar ventil Struers suspension/lubrikant-flaske.
3. Isæt flasken i doseringsarmen.

## 4 Betjening af LaboDoser-10

Operatøren justerer en ventil for at levere den nødvendige mængde suspension eller smøremiddel på præparationsskiven.

1. Anbring doseringsdysen i korrekt position over præparationskiven.
2. Åbn ventilen, og juster doseringsniveauet for suspension/lubrikant.
3. Efter at præparationstrinnet er helt fuldført, skal ventilen lukkes for at stoppe dosering.

## 5 Udskiftning af lubrikant/suspension

Struers anbefaler en særskilt hætte for hvert forbrugsmateriale.

Sådan bruges flaskehætten med et andet forbrugsmateriale:

1. Fjern flasken.
2. Hold godt fast i flasken, og fjern flaskehætten.
3. Tøm flasken, og fyld den med en mild sæbeopløsning.
4. Åbn ventilen, og rengør doseringsdysen.
5. Udskift sæbevandet med rent vand, og gentag ovenstående procedure.
6. Sæt flaskehætten på en Struers lubrikant/suspensionsflaske.

## 6 Vedligeholdelse og service

### Tekniske spørgsmål og reservedele

Hvis du har tekniske spørgsmål, eller når du bestiller reservedele, skal du angive serienummer og spænding/frekvens. Serienummeret og spændingen er angivet på maskinens typeplade.

## 7 Producent

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Danmark  
Telefon: +45 44 600 800  
Fax: +45 44 600 801  
[www.struers.com](http://www.struers.com)

### Fabrikantens ansvar

Følgende restriktioner skal overholdes, da overtrædelse af restriktionerne kan medføre en annullering af Struers juridiske forpligtelser:

Fabrikanten påtager sig intet ansvar for fejl i teksten og/eller illustrationerne i denne brugsvejledning. Struers forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. I brugsvejledningen kan være omtalt tilbehør eller dele, som ikke medfølger med den nuværende udgave af udstyret.

Producenten skal kun betragtes som ansvarlig for indvirkning på udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, hvis udstyret bruges, serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med brugsvejledningen.





en For translations see  
bg За преводи вижте  
cs Překlady viz  
da Se oversættelser på  
de Übersetzungen finden Sie unter  
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση  
es Para ver las traducciones consulte  
et Tõlked leiata aadressilt  
fi Katso käännökset osoitteesta  
fr Pour les traductions, voir  
hr Za prijevode idite na  
hu A fordítások itt érhetők el  
it Per le traduzioni consultare  
ja 翻訳については、  
lt Vertimai patalpinti  
lv Tulkojumus skatīt  
nl Voor vertalingen zie  
no For oversettelser se  
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź  
pt Consulte as traduções disponíveis em  
ro Pentru traduceri, consultați  
se För översättningar besök  
sk Preklady sú dostupné na stránke  
sl Za prevode si oglejte  
tr Çeviriler için bkz  
zh 翻译见

[www.struers.com/Library](http://www.struers.com/Library)