

LaboDoser-10

Kasutusjuhend

Originaaljuhendi tõlge



CE

Dok. nr.: 16377026-02_A_et
Väljalaske kuupäev: 2023.01.12

Autoriõigus

Selle kasutusjuhendi sisu on ettevõtte Struers ApS omand. Selle kasutusjuhendi mistahes osa reprodutseerimine ilma Struers ApS kirjaliku loata ei ole lubatud.

Kõik õigused kaitstud. © Struers ApS.

Sisukord

1	Sellest juhendist	4
2	Alustamine	4
2.1	Seadme kirjeldus	4
2.2	Pakendi sisu kontrollimine	5
2.3	Masina lahtipakkimine	5
3	Paigaldamine	6
4	Töötamine seadmega LaboDoser-10	6
5	Määrdeaine/suspensiooni vahetamine	7
6	Hooldus ja teenindus	7
7	Tootja	7

1 Sellest juhendist



ETTEVAATUST

Struers seadmeid võib kasutada vaid koos seadmega kaasasoleva kasutusjuhendiga ja selles kirjeldatud viisil.



Märkus

Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.




Märkus

Kui soovite näha täpsemat ja üksikasjalikumat teavet, vaadake selle kasutusjuhendi veebiversiooni.

2 Alustamine


2.1 Seadme kirjeldus

LaboDoser-10 paigaldatud seadmeleLaboPol

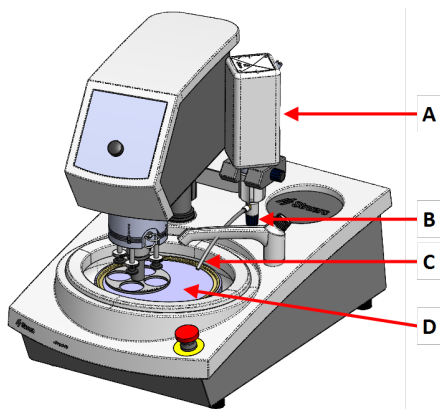

- A LaboDoser-10 suspensiooni/määrdeaine pudel
- B Reguleeritav ventiil
- C Doseerimisotsik
- D Töötlemissetas

LaboDoser-10 paigaldatud lauaalusele LaboDoser-10

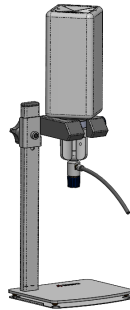

2.2 Pakendi sisu kontrollimine

Pakkekastis on järgmised esemed.

Tk.	Kirjeldus
1	LaboDoser-10 seade 1-liitrise pudeliga
1	Kuuskantvõti 3 mm
1	Dosaatori õla klamber
2	Kuuskantpeaga kruvid
1	Kasutusjuhendi komplekt

2.3 Masina lahtipakkimine



Märkus

Soovitame alles hoida kõik originaalpakendid ja tarvikud hilisemaks kasutamiseks.

1. Lõigake pakketeip kasti peal lahti.
2. Eemaldage lahtised osad.
3. Võtke üksus kastist välja.

3 Paigaldamine



Vihje


Kui määrdeainet või suspensiooni ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage pudel pudelihoidjast ja ladustage see püstiasendis.

LaboDoser-10 saab paigaldada järgmiste üksuste sambale:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

Protseduur

- A Suspensiooni/määrdeaine pudel
- B Dosaatori õlg
- C Reguleeritav ventiil
- D Doseerimisotsik

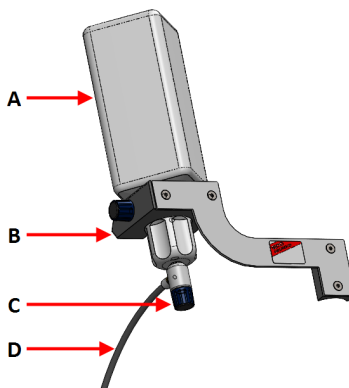

1. Doseerimisõla kinnitamiseks masina sambale kasutage klambrit ja kahte kruvi.
2. Kinnitage reguleeritava ventiiliga pudeli kork Struers suspensioon/määrdeaine pudelile.
3. Sisestage pudel doseerimisõlga.

4 Töötamine seadmega LaboDoser-10

Operaator reguleerib ventiili, et lisada töötlusketale vajalik kogus suspensiooni või määrdeainet.

1. Asetage doseerimisotsik töötusketta kohal optimaalsesse asendisse.

2. Avage klapp ja reguleerige suspensiooni/määrdeaine doseerimise taset.
3. Kui töötlusetapp on lõpetatud, sulgege doseerimise peatamiseks klapp.

5 Määrdeaine/suspensiooni vahetamine

Struers soovib kasutada iga kulumaterjali jaoks eraldi pudelikorki.

Pudelikorgi kasutamisel uue kulumaterjaliga tehke järgmist.

1. Eemaldage pudel.
2. Hoidke pudelit kindlalt ja eemaldage pudeli kork.
3. Tühjendage pudel ja täitke see pehme seebilahusega.
4. Avage klapp ja puhastage doseerimisotsik.
5. Vahetage seebivesi puhta vee vastu ja korrake ülaltoodud protseduuri.
6. Pange pudelikork Struersmäärdeaine/suspensiooni pudelile peale.

6 Hooldus ja teenindus

Tehnilised küsimused ja varuosad

Kui teil on tehnilisi küsimusi või kui tellite varuosi, märkige ära seerianumber ja pinge/sagedus. Seerianumber ja pinge on ära toodud masina tüübietiketil.

7 Tootja

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Taani
Telefon: +45 44 600 800
Faks: +45 44 600 801
www.struers.com

Tootja vastutus

Oluline on järgida järgmisi piiranguid, sest nende eiramine võib viia Struers seaduslike kohustuste tühistamiseni.

Tootja ei vastuta selles kasutusjuhendis olevate tekstivigade ja/või vigaste illustatsioonide eest. Kasutusjuhendis võidakse teha muudatusi ilma sellest

teavitamata. Kasutusjuhendis võidakse mainida lisatarvikuid või osasid, mis ei kuulu selle tarnitud seadmeversiooni hulka.

Tootja vastutab seadmete ohutuse, töökindluse ja toimimise eest ainult siis, kui seadet kasutatakse ja hooldatakse vastavalt kasutusjuhendile.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library